


Fiche technique : Dosage des Anticorps par la méthode de Mancini

Exemple de gabarit de perçage des puits dans la gélose

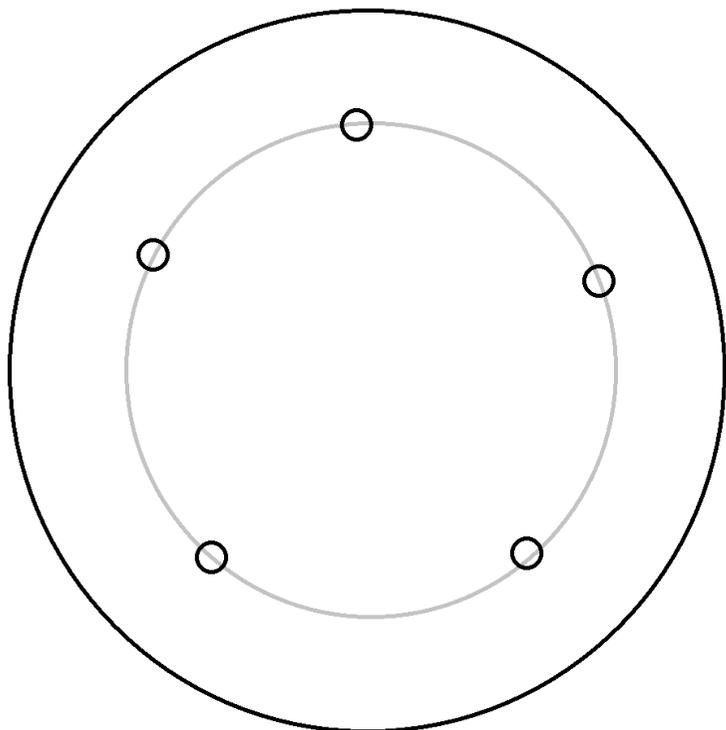

Test d'immunodiffusion de Mancini :

- **Creuser** à l'aide du tube emporte-pièce le nombre de puits nécessaires dans le gel d'Agar contenant les antigènes.
- **Éliminer** les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire.
- **Remplir** les différents puits avec les sérums (environ 100 μ L ou 3 gouttes)
- **Fermer** la boîte.
- **Observer** les résultats au bout de 15 minutes environ sur fond noir