


ACQUISITION D'IMAGES AVEC SCOPEPHOTO

Positionnement de la caméra

Enlever l'oculaire du microscope et **introduire** dans le tube optique, la caméra. **Vérifier** que la caméra est reliée à l'ordinateur par un câble USB.

Menu

- [Open image file](#)
- [Browse Folder](#)
- [Live Capture](#)
 - [ScopeTek DCM130E](#)

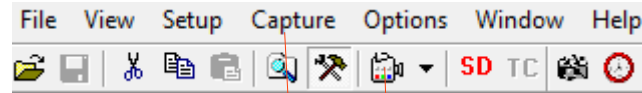

Capture d'image
et video

Choisir la
caméra



Menu image
Apparaît à la place du menu Capture
lorsqu'une image est sélectionnée

Fonction du logiciel d'acquisition

Préparer la capture d'une image :

- **Sélectionner** le périphérique en utilisant l'icône permettant de choisir la caméra ou dans la liste « Live Capture ».
- **Placer** sous l'objectif, l'objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique.
- **Réaliser** la mise au point à l'aide du microscope (netteté, éclairage....) pour obtenir la meilleure observation possible.

Acquérir une image

- **Acquérir** l'image : Capture → Capture frame
- **Enregistrer une vidéo :**
 - **Cliquer sur** « Capture → Start capture vidéo »
 - **Sélectionner** le format
 - **Donner** un nom et **sélectionner** le dossier d'enregistrement.
 - **Remplir** les champs suivants si nécessaire (en particulier possibilité de fixer la durée de la vidéo ou un timelapse)
 - **Cliquer sur** « Capture → Stop capture video » pour arrêter l'enregistrement avant la fin du temps indiqué.
 - **La vidéo est automatiquement enregistrée dans le répertoire choisi.**

Editer/Modifier une image

Enregistrer l'image et **utiliser un logiciel de dessin** ou un traitement de texte comme Word ou Writer.

Ouvrir une image :

- **Cliquer** sur «File/Open Image».

Enregistrer une image :

- **Cliquer** sur «File → Save as...»
- **Choisir** un nom et le répertoire d'enregistrement.

Imprimer une image :

- **Cliquer** sur «File → Print».