


ACQUISITION D'IMAGES AVEC TOUPVIEW

Positionnement de la caméra

Enlever l'oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra.

Vérifier que la caméra est reliée à l'ordinateur par un câble USB.

Menu

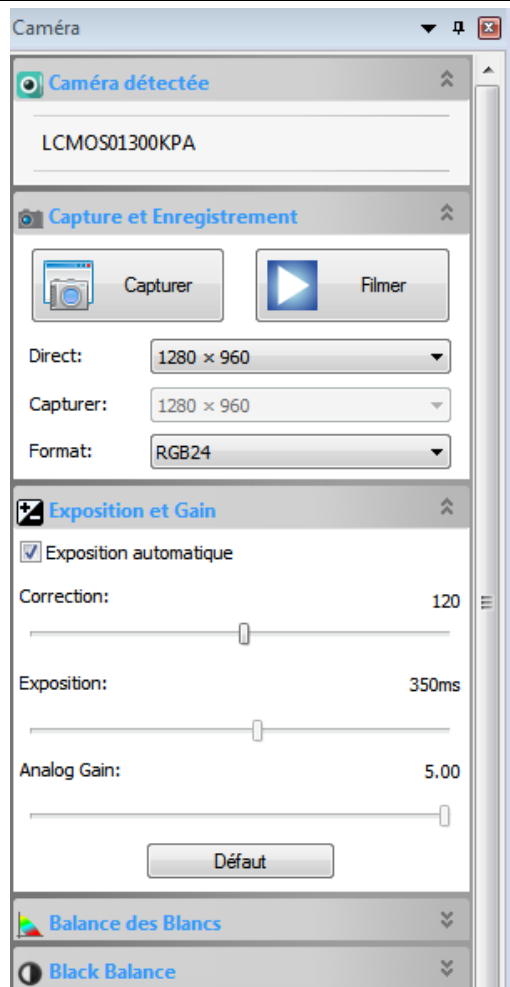

Fonction du logiciel d'acquisition

Acquérir une image externe :

- **Sélectionner** le périphérique à l'aide de l'onglet caméra détectée
- **La caméra doit s'activer**
- **Vérifiez** dans l'onglet Exposition et Gain que la case exposition automatique est cochée
- **Placer** sous l'objectif, l'objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique.
- **Réaliser** la mise au point à l'aide du microscope (netteté, éclairage...) pour obtenir la meilleure observation possible.
- **Acquérir** l'image en cliquant sur le bouton « capturer » dans l'onglet Capture et Enregistrement
- **L'image apparaît dans l'onglet supérieur sous un nom de fichier correspondant à un numéro**

Acquérir une vidéo externe :

- **Acquérir** la vidéo en cliquant sur le bouton « filmer » dans l'onglet Capture et Enregistrement

Ouvrir une image :

- **Cliquer** sur « Fichier/Ouvrir ».

Enregistrer une image :

- **Cliquer** sur « Fichier/Enregistrer sous » ou « Fichier/Enregistrer » en la renommant au format jpeg ou bmp

Imprimer une image :

- **Cliquer** sur « Fichier/Imprimer ».