

## ACQUISITION D'IMAGES AVEC TSVIEW

### Positionnement de la caméra

**Enlever** l'oculaire du microscope et **introduire** dans le tube optique, la caméra.

**Vérifier** que la caméra est reliée à l'ordinateur par un câble USB.

Menu	Fonction du logiciel d'acquisition
	<p><u>Acquérir une image externe :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sélectionner</b> le périphérique à l'aide de l'ascenseur vertical.</li><li>• <b>Cliquer</b> sur « Lancer l'aperçu » pour le mettre en fonction.</li><li>• <b>Placer</b> sous l'objectif, l'objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique.</li><li>• <b>Réaliser</b> la mise au point à l'aide du microscope (netteté, éclairage...) pour obtenir la meilleure observation possible.</li><li>• <b>Acquérir</b> l'image.</li><li>• <b>Sélectionner</b> l'image «acquise» à l'aide des icônes.</li></ul>
	<p><u>Modifier et/ou zoomer l'image :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sélectionner</b> l'onglet «Image».</li><li>• <b>Modifier</b> l'image à l'aide des options présentes sous l'onglet «Image».</li><li>• <b>Zoomer, dézoomer</b> ou <b>afficher l'image en échelle «1:1»</b> en cliquant sur les icônes présente dans la barre de menu supérieure.</li></ul>
	<p><u>Ouvrir une image :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sélectionner</b> l'onglet «Image».</li><li>• <b>Cliquer</b> sur «Fichier/Ouvrir».</li></ul>
	<p><u>Enregistrer une image :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sélectionner</b> l'onglet «Image».</li><li>• <b>Cliquer</b> sur «Fichier/Enregistrer sous» ou «Fichier/Enregistrer».</li></ul>
	<p><u>Imprimer une image :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sélectionner</b> l'onglet «Image».</li><li>• <b>Cliquer</b> sur «Fichier/Imprimer».</li></ul>