
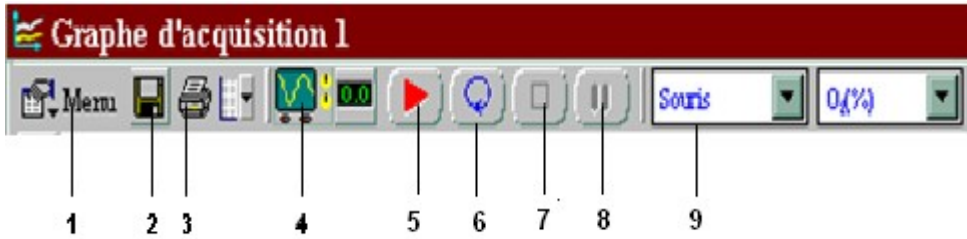













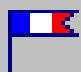


EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC WIN ORPHY

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel ORPHY est lancé.

Menu général du logiciel	Menu d'acquisition des données	
		
Menu des paramètres d'acquisition		
	<p>1 Menu 2 Sauvegarder le graphique 3 Imprimer le graphique 4 Préparer une acquisition 5 Démarrer l'acquisition</p> <p>6 Mesurer en continu avec pointeur 7 Arrêter l'acquisition 8 Faire une pause dans l'acquisition 9 Choisir un pointeur ou une droite</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Insérer un commentaire </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Ajouter un trait </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Ajouter une note de bas de page </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Ajouter un repère sur la courbe </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Supprimer un(e) courbe/objet </div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Agrandir une zone du graphique </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Zoom automatique </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Modifier la taille des caractères </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Sélectionner pour le transfert </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Transfert vers régressi </div>
<p>Paramétrer manuellement une acquisition : Menu «Acquisition / Paramètres».</p> <p>Ouvrir un nouveau graphique vierge : Menu «Fichier / Nouveau».</p> <p>Supprimer un graphique entier : cliquer sur la croix noire en haut à droite du graphique.</p> <p>Ajouter une nouvelle courbe dans un graphique existant : Menu «Acquisition / Paramètres / Options / Superposer aux mesures existantes».</p> <p>Retirer une courbe du graphique : Icône supprimer – Cliquer sur la courbe à supprimer.</p> <p>Modifier l'échelle : Menu «Graphique / Axes».</p> <p>Attribuer à une courbe un graphique indépendant : Menu «Affichage / Options / Graphe séparé»</p> <p>Agrandir une partie du graphique : Icône </p> <p>Annuler l'agrandissement : Menu «Affichage / Pleine échelle».</p> <p>Ajouter un titre au graphique : cliquer sur (Titre) et modifier</p> <p>Ajouter un commentaire au graphique : Icône </p> <p>Ajouter des repères sur la courbe : Icône </p>		